

Kurzanleitung für Antibiotikatest in Milch Rohmilch von Kühen, Schafen und Ziegen
Der ideale Test für Landwirte und Direktvermarkter

QUANTUM BT-CEF & QUANTUM BTS


- 1.) Bitte **Lagern** Sie den QUANTUM Antibiotikatest **immer kühl!** (2°C - 8°C)
- 2.) Vor Verwendung – ca. 30 min vorher – nehmen Sie bitte die benötigte Anzahl an Tests aus dem Kühlschrank. **Der verwendete Test soll Raumtemperatur besitzen.**

3.)	Bitte untersuchen Sie nur gut durchmischte Proben. <i>Die meisten Antibiotika sind wasserlöslich.</i>	
-----	--	---


4.)	Entnehmen Sie den Quantum Test aus der Schutzverpackung und platzieren Sie ihn auf einer waagrechten, sauberen, ebenen Fläche.	
-----	--	--

5.)	Mit einer der mitgelieferten Pipetten dosieren Sie bitte 3 Tropfen Untersuchungsmaterial (Milch) - mit einer Temperatur von ca. 8° - 25°C - in den Probenaufnehmer. Bitte verwenden Sie jede Pipette nur einmal!	
-----	---	--

6.)	Gleich nach dem Dosieren starte Sie bitte den Timer, Count-Down. Nach bereits 90 Sekunden erhalten Sie das NEGATIVE ERGEBNIS BEI ALLEN MARKIERUNGEN = C – BL – TC – Cef sind Linien vorhanden. Für einen gültigen Test muss die C-Linie = K[C]ontroll-Linie vorhanden sein	
-----	--	--

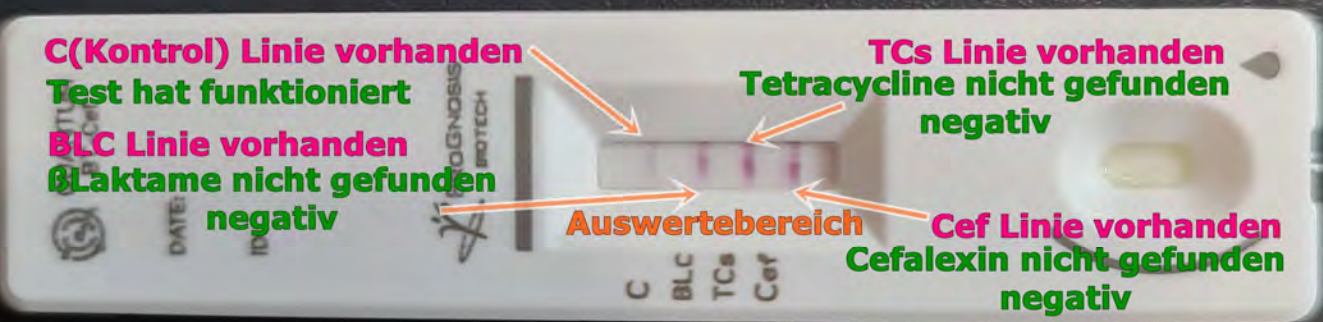 C(Kontrol) Linie vorhanden Test hat funktioniert BLC Linie vorhanden BLaktame nicht gefunden negativ TCs Linie vorhanden Tetracycline nicht gefunden negativ Cef Linie vorhanden Cefalexin nicht gefunden negativ Auswertebereich	
---	--

- 7.) Nach **nur 5 Minuten** erhalten Sie ein sicheres **Gesamtergebnis**, ob und **welche Antibiotika-** Wirkstoffgruppen in Ihrer Probe **enthalten sind**.

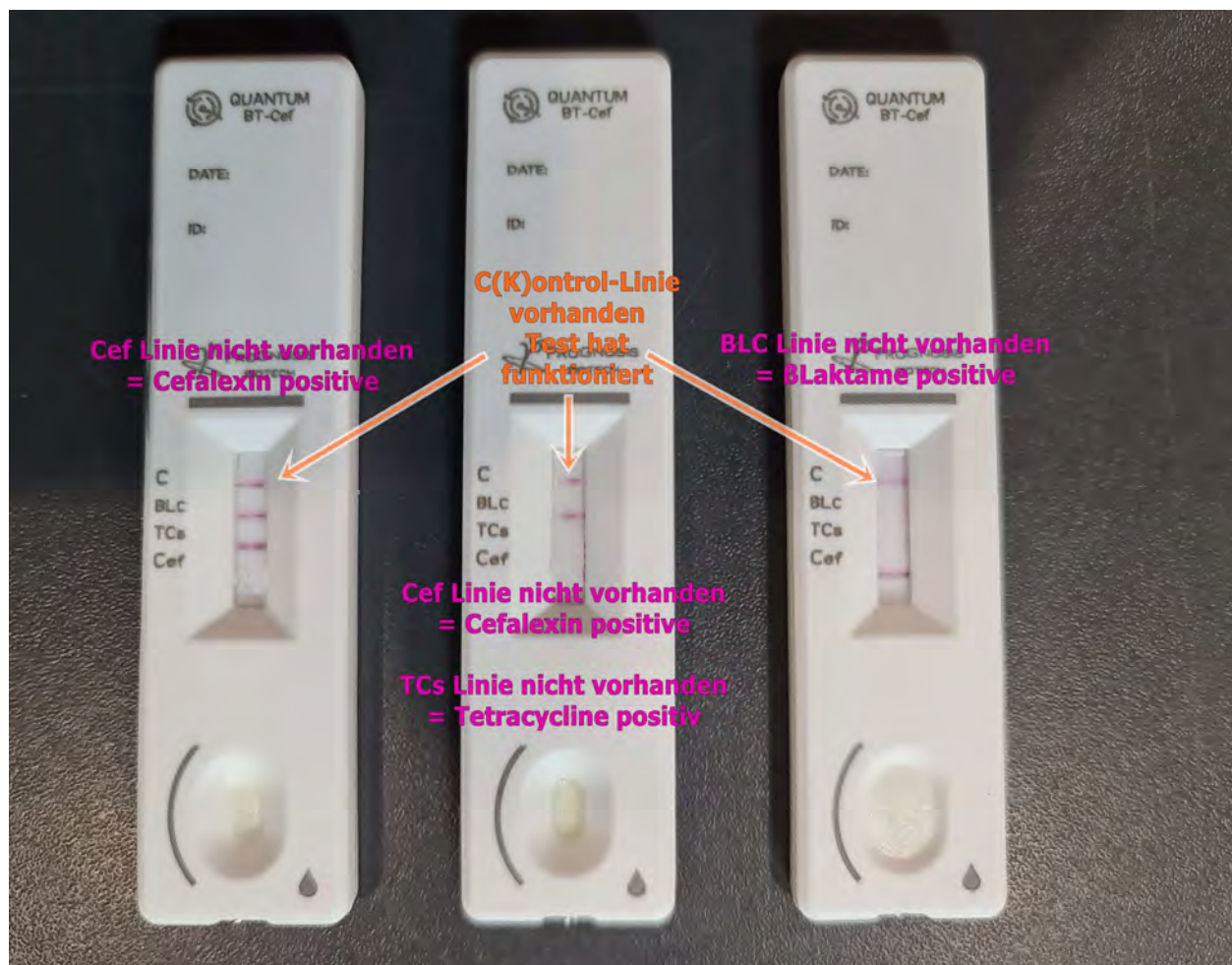

Auswerte Linie	vorhanden	Interpretation	nicht vorhanden	Interpretation
C(Kontrol)Linie	vorhanden	Test hat funktioniert	nicht vorhanden	Test fehlerhaft wiederholen
BLC Linie βLaktame	vorhanden	βLaktame nicht gefunden (negativ)	nicht vorhanden	βLaktame gefunden (positiv)
TCs Linie βLaktame	vorhanden	Tetracycline nicht gefunden (negativ)	nicht vorhanden	Tetracycline gefunden (positiv)
Cef Linie Cefalexin	vorhanden	Cefalexin nicht gefunden (negativ)	nicht vorhanden	Cefalexin gefunden (positiv)

Analysengeräte, Spezialreagenzien, Schnelltests zur Untersuchung von: Getreide, Futtermittel, Mehle, Milch u. Milchprodukte & Rohmilch

Tests auf Antibiotika & Mykotoxine - Schnellanalyse der Betriebshygiene, Produktsicherheit & Haltbarkeit von Lebensmittel - Peel Plate Mikrobiologische Tests



PeelPlate
zeitgemäße Mikrobiologie

EINFACH, RICHTIG, GUTE ANALYSENTECHNIK!

Alfred Schiechel ANA.LI.TIK. e.U. AUSTRIA • Ferchergasse 7 / Top 1, 1170 Wien / Österreich

Tel: +43.664.20 47 067 • Email: analitik-austria@chello.at • www.analitik-austria.com

Service-Center/Versand: Koppstr. 92/1 • 1160 Wien / Österreich • Email: lager1160@analitik-austria.com



S & M grain
zeitgemäße Getreideanalyse